

Pipettez sans effort, un vrai jeu d'enfants
– dans les couleurs de votre choix.



macro

Auxiliaire de pipetage

F I R S T C L A S S · B R A N D




- Avec l'auxiliaire de pipetage macro, vous travaillerez confortablement et sans effort.

Vous dirigez les fonctions de pipetage à l'aide d'un petit levier, un vrai jeu d'enfants! D'une grande maniabilité, le ménisque se règle de façon très précise. Sa technique développée de manière approfondie et efficace et son système de valve unique font de l'auxiliaire de pipetage macro un partenaire fiable pour le laboratoire.

- Quelle couleur souhaiteriez-vous?

Un gris neutre, un magenta voyant, un vert frais ou un bleu convivial? Mettez de la couleur dans le laboratoire et choisissez votre auxiliaire de pipetage macro personnel ou prenez des appareils de couleurs différentes pour des projets différents. C'est comme vous voulez.

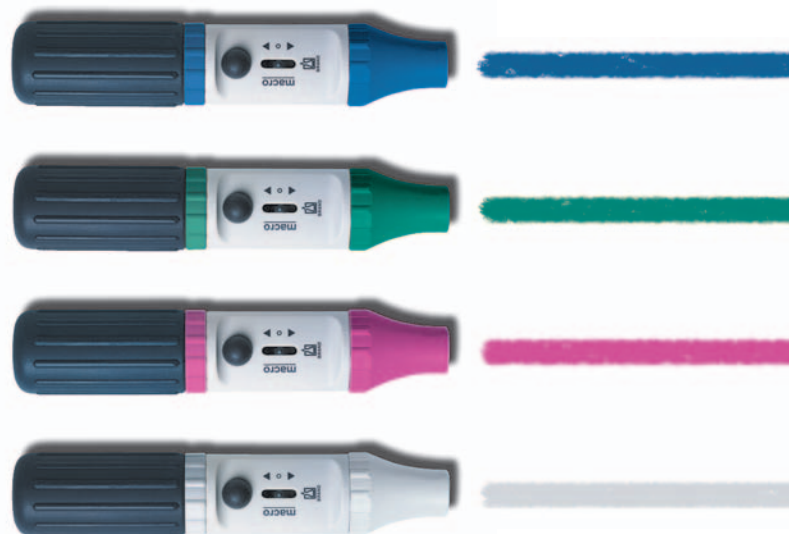

C'est aussi simple que ça!

Pipetter sans effort



Un large domaine d'utilisation et une protection contre des liquides qui s'infiltreraient.

Pour toutes les pipettes jaugées et les pipettes graduées en verre ou en matière plastique de 0,1 à 200 ml vous n'avez besoin que d'un seul macro.

La membrane filtrante hydrophobe empêche efficacement l'infiltration de liquide. L'appareil est livré avec un membrane filtrante de rechange.

L'auxiliaire de pipetage macro complet est autoclavable à 121 °C.

Données de commande

macro, incl. membrane filtrante de rechange, 3 µm. Emballage standard 1 unité.

| Couleur | Réf. |
|---------|--------|
| gris | 261 00 |
| magenta | 261 54 |
| vert | 261 51 |
| bleu | 261 52 |

| Pièces de rechange | Emb. | Réf. |
|---|------|--------|
| Membrane filtr. 3 µm (PP, PTFE), non stérilisée | 1 | 260 52 |
| Membrane filtr. 3 µm (PP, PTFE), non stérilisée | 10 | 260 56 |
| Adaptateur (silicone), 44 mm de long | 1 | 261 46 |
| Bête de l'adaptateur (PP), 49 mm de long | 1 | 261 48 |
| Soufflet d'aspiration (silicone), anneau à vis (PP) | 1 | 260 37 |
| Système de soupapes (PP, PTFE, silicone) | 1 | 261 28 |

BRAND® est une marque de BRAND GMBH + CO KG, R.F.A.

Nous désirons informer et conseiller nos clients à l'aide de notre documentation technique. La transposition de valeurs empiriques et résultats généraux obtenus dans des conditions de test sur un cas d'application concret dépend toutefois de multiples facteurs sur lesquels nous n'avons aucune influence. Vous comprendrez dès lors que nos conseils ne puissent donner lieu à des prétentions. Cette transposition doit donc faire l'objet d'une vérification très attentive de votre part dans chaque cas d'espèce.

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs ou errata.

BRAND GMBH + CO KG · P.O. Box 11 55 · 97861 Wertheim · Germany
Tel.: +49 9342 808-0 · Fax: +49 9342 808-98000 · E-Mail: info@brand.de · Internet: www.brand.de



Aspiration

Par une pression unique du soufflet d'aspiration, vous pourrez aspirer 50 ml d'un coup! Pour cela il suffit d'actionner le levier vers le haut. Plus le levier est actionné, plus vite la pipette sera remplie.



Evacuation

Vous pourrez reverser tout aussi simplement le liquide: il suffit d'actionner le levier vers le bas. Même pour un écoulement libre, la précision du volume de la pipette n'est pas entravée.



Soufflage (fonction blow-out)

Dans le cas de pipettes à évacuation par soufflage, laisser le liquide s'écouler jusqu'à ce que le ménisque s'immobilise dans la pointe. Pour évacuer par soufflage, simplement appuyer une seule fois brièvement sur le petit soufflet de caoutchouc.

